

无毒性中性树胶封片液（不含二甲苯）

产品编号： AFIHC043

产品规格： 100ml

产品描述： 无毒性中性树胶封片液可用于取代传统上将二甲苯作为溶剂的封片胶(如中性树胶)，为水白色或淡黄色粘性液体。使用时在已经染色的组织(细胞)片上滴 2-3 滴封片胶(注意不要产生气泡)，然后把盖玻片慢慢盖上，轻轻挤压，则封片胶会向外侧扩散至整张盖玻片。封固后即可阅片，长期保存，避免细胞脱落及染色褪色。试剂超净无色，透明度高，性质稳定，不含有害有机溶剂，不污染环境，对玻璃和有机玻璃盖玻片均可兼容。

保存温度： 室温保存，两年有效。

制品内容：

Catalog No.	AFIHC043
无毒性中性树胶封片液（不含二甲苯）	100 ml

注意事项：

- 1 本产品不适合水溶性伊红。
- 2 本产品仅用于科学研究，不得用于临床诊断或治疗。
- 3 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

操作步骤：

- 1 切片染色后，系列乙醇脱水，二甲苯充分透明；
- 2 稍晾干后滴加 1-3 滴本试剂，盖上盖玻片封片；
- 3 可直接镜检，也可置于室温通风处晾置约 1-6 小时使充分贴敷后镜检；
- 4 多余溢出的封片胶可使用卫生纸蘸取少量透明剂擦去；
- 5 如需揭片重封可 60℃ 预热 20min 后浸于透明剂中 5-10min 使盖破片脱离。

